


# VERPACKUNGSANWEISUNG FÜR DEN RÜCKVERSAND DER BENUTZTEN REAGENZIEN

## Benutzte Küvetten- / Pipettier-Tests

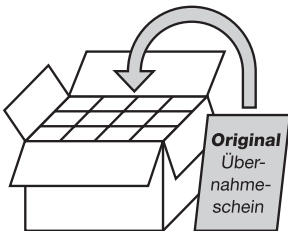

**i** Nur 1 **Übernahmeschein** pro Rücksendung/Abholauftrag in einen Karton packen.

- Möglichst viele Testpackungen sammeln
- Polstermaterial und Versandkarton von der Anlieferung benutzen
- Küvetten fest verschließen und **aufrecht stehend** in die **Original-Testpackungen** packen
- Testpackungen nicht zukleben und **aufrecht stehend** in den Karton packen




**Cyanidhaltige Testpackungen immer separat verpacken.**  
(LCK306, LCK308, LCK360, LCW032, LCW532)

### a. Rücksendung als Limited Quantities (LQ)


#### Gilt für die Tests:

APC..., GCA..., LCA..., LCK..., LCW... (ohne LCW8...),  
HACH TNT-Tests (CSB, Nitrat, ...)

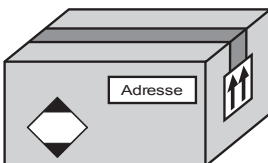

- Versandkarton zukleben
- LQ-Aufkleber
- Adressaufkleber
- Alle anderen Gefahrgutaufkleber und UN-Nummern vom Hinversand durch **Überkleben unkenntlich** machen
  - durchstreichen reicht nicht aus!**
  - abreißen beschädigt den Karton!**
- Höchstzulässiges Gesamtgewicht von **30 kg** pro Karton nicht überschreiten

# Benutzte Kanister / Flaschen / Sammelgefäße

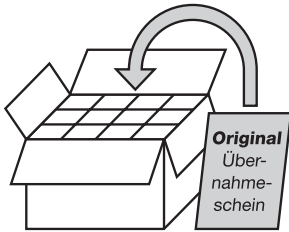

**i** Nur 1 **Übernahmeschein** pro Rücksendung/Abholauftrag in einen Karton packen.

- Kanister und Flaschen mit den **Original-Verschlüssen** fest verschließen
- Kanister und Flaschen **aufrecht stehend** in den Karton packen
- Polstermaterial und Versandkarton von der Anlieferung benutzen


## a. Rücksendung als Limited Quantities (LQ)

**Gilt für die Reagenzien:**

- LCW800 Schwefelsäure-Flasche
- LCW801 DPD-Sulfat
- LCW811 AMTAX Reinigungslösung
- LCW830 AMTAX compact-Flasche
- LCW841 TOCTAX-Flasche
- LCW870 PHOSPHAX sc Reinigungslösung
- LCW956 Phosphax sc LR Reagenz A
- LCW957 Phosphax sc LR Reagenz B
- LCW959 Phosphax sc LR Reinigungslösung
- BCF398 Salzsäure-Flasche



**LCW811 AMTAX Reinigungslösung immer separat verpacken.**

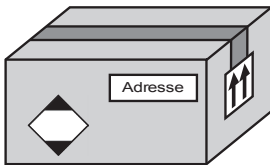

- Versandkarton zukleben
- LQ-Aufkleber
- Adressaufkleber
- Alle anderen Gefahrgutaufkleber und UN-Nummern vom Hinversand durch **Überkleben unkenntlich** machen
  - durchstreichen reicht nicht aus!
  - abreißen beschädigt den Karton!
- Höchstzulässiges Gesamtgewicht von **30 kg** pro Karton nicht überschreiten




Be Right™

## b. Rücksendung als Gefahrgut

### Gilt für die Reagenzien:

● LCW805/820 PHOSPHAX/PHOSPHAX inter	<b>UN2796</b>
● LCW834/869 PHOSPHAX compact/PHOSPHAX sc-Flasche	<b>UN2796</b>
● BCF504/505 Reagenz A/B für LCW 802 Amtax inter/inter2	<b>UN1824</b>
● BCF689 in LCW823/840/893 PHOSPHAX sigma/TOCTAX	<b>UN3264</b>
● BCF691 in LCW823/893 PHOSPHAX sigma	<b>UN3264</b>
● BCF851 in LCW840 TOCTAX-Kanister B (Kanister A: kein Gefahrgut)	<b>UN1805</b>
● BCF1009 in LCW865/866/871/885/886/889 AMTAX sc-Flasche	<b>UN1824</b>
● Biotector Schwefelsäure Reagenz 2038162/25255061/2563888/2563889/2563890/2985462	<b>UN3264</b>
● Biotector Natronlauge Reagenz 2038062/2563891/2985562/5845800	<b>UN1824</b>
● Biotector Phosphorsäure Reagenz 5845800/5845900/5846000/5846100	<b>UN1805</b>

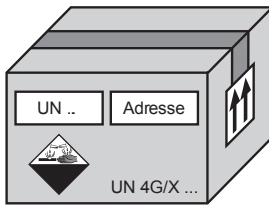


- Pro Karton nur Gefahrgüter mit **gleicher UN-Nummer** packen
- Versandkarton zukleben
- UN-Zulassung des Kartons muss sichtbar bleiben
- UN-Nummer eintragen
- Klasse 8-Aufkleber
- Adressaufkleber
- Alle anderen Gefahrgutaufkleber und UN-Nummern vom Hinversand durch **Überkleben unkenntlich** machen
  - durchstreichen reicht nicht aus!**
  - abreißen beschädigt den Karton!**
- Höchstzulässiges Gesamtgewicht des Kartons darf nicht überschritten werden (z. B.: UN 4G/X25/... → max. **25 kg**)

## c. Rücksendung – kein Gefahrgut

### Gilt für die Reagenzien:

- BCF692, BCF1161 in LCW823/893 PHOSPHAX sigma
- BCF834 Abfall-Lösung aus GANICHEM: Rücknahme der Abfallflaschen
- BCF885 Abfall-Kanister von LCW032 Mangan
- LCW958 Phosphax sc LR Standardlösung
- BCF1011 in LCW865 Amtax sc
- ACCUVAC: Ampullen in den entsprechenden Abfallgefäßen sammeln
- Restliche nicht aufgeführte LCW8...-Reagenzien
- TIM AQUA: Ausschließlich Rücknahme der Abfallkanister
- Diverses, z.B. Chemkey®, Pipettenspitzen

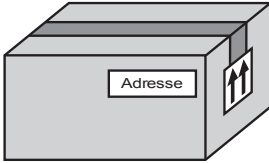

- Versandkarton zukleben
- Adressaufkleber
- Alle anderen Gefahrgutaufkleber und UN-Nummern vom Hinversand durch **Überkleben unkenntlich** machen
  - durchstreichen reicht nicht aus!
  - abreißen beschädigt den Karton!



**Für die Rücksendung dürfen nur Abfallbehälter von HACH LANGE verwendet werden.**

Abfallgefäße beim Kundenservice bestellen:



**0800-20 81 597**

## HACH LANGE GMBH

Willstätterstraße 11  
D-40549 Düsseldorf  
Tel. +49 (0)2 11 52 88-0  
Fax +49 (0)2 11 52 88-143  
info-de@hach.com  
www.hach.com



Be Right™